

コスミドの取り方

Hiroshi Qadota

<qadota@zoology.ubc.ca>

2002.10.11

1 Alan Coulson からスタップが届いたら

1-1 Immediate stock をつくる

作り方：LB+Amp or Kan+Glycerol (LB : 50% Glycerol = 2:1) 100 mL にスタップからかきとった大腸菌をまぜ、マイナス 80 度にしまう。

1-2 プレートに起こす

やり方：LB+Amp or Kan のプレートにスタップからかきとった大腸菌を塗る。37 度で一晩培養する。

2 コスミドの単離方法

2-1 前培養

できるだけ小さいコロニーをつついて、2 mL の LB+Amp or Kan にうえる。37 度で培養する（朝から夕方まで）。最低 2 個のコロニーをチェックする。実際には、4 個つついて、増殖の遅いものを 2 個使う。

2-2 本培養

50 mL LB+Amp or Kan に前培養を加える。37 度で一晩培養する。

2-3 精製方法

キアゲン（P100 カラム）で行う。回収前に、ストックをつくる。

2-4 チェック方法

制限酵素地図を調べて、幾つかの制限酵素で処理して電気泳動する。

3 2 の方法で取れなかった場合

3-1 前培養

できるだけ小さいコロニーをつついて、5 ~ 10 mL の LB+Amp or Kan にうえる。37 度で一晩（8 ~ 10 時間程度）培養する。

3-2 本培養

Saturate していない前培養を 1 mL とって、500 mL の LB+Amp or Kan（または TB+Amp or Kan）にうえる。6 ~ 9 時間程度 37 度で培養して、少し濁ってきたところで回収する。

3-3 精製方法

キアゲン（P100 カラム）で行う。前培養からストックをつくる。