

2025年6月6日

(一社) 日本臍・臍島移植学会
臍島移植認定施設 各位

臍島純化における COBE® 2991 使用に関する注意点

COBE 2991 (手術中自家輸血システム COBE® 2991) および遠心型血液浄化装置用回路 (血球洗浄処理セット) の使用に際し、下記留意すること。

1. 使用回路の確認

遠心型血液浄化装置用回路 (血球洗浄処理セット) について、製造元 (テルモ BCT 株式会社) の製品情報 (注意喚起文等) を確認し、該当ロットは使用しないこと。

2. 試験運転の実施

COBE2991 を用いた臍島分離の前に試験運転を行い、複数名で異常がないことを確認すること。

3. バックアップの準備

予備手段として、ボトル純化法による臍島分離が可能な状態を整えておくこと。

4. 定期点検の徹底

COBE2991 の定期点検を可能な限り実施すること。

なお、メーカーサポート終了を考慮し、ボトル純化法への切り替え等の対策を検討すること。